




- ① 透明カバーフィルムの真中あたりの端を親指と人差し指ではさみます。

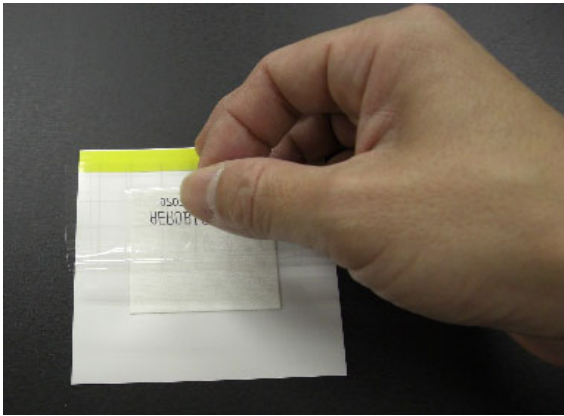

- ② 透明カバーフィルムを半分～2/3程開放します。
(全開にすると、閉じたときに粘着シートとの密着が悪くなる場合があります。また、半開にすることで落下菌による汚染の可能性も軽減できます。)

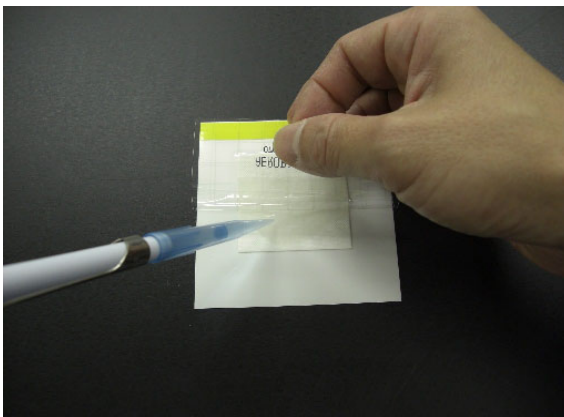

- ③ 試料液を1ml不織布パット部に添加します。
(なるべくあふれないように添加してください。)

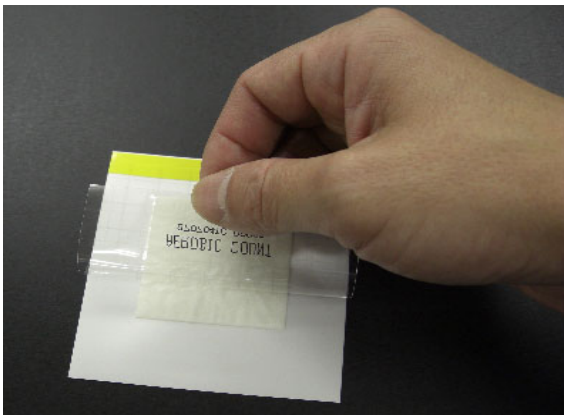

- ④ 1, 2秒待ちます。

サニ太くんの試料液添加方法

チッソ(株)
ファインケミカル部



- ⑤ 透明カバーフィルムを持ったままで閉じていきます。
(不織布パット部から溢れないように)



- ⑥ 透明カバーフィルムを軽く粘着シート(下部シート)に押し付けます。



- ⑦ 指を離します。



※透明カバーフィルムと粘着シートが密着していない箇所があり不織布パット部から外気に抜けているときは、指で不織布パット部の周りを軽く押さえて密着してください。