



\*\*\*\*\*

☆やってみよう☆

レーウェンフックの顕微鏡を作ってみよう

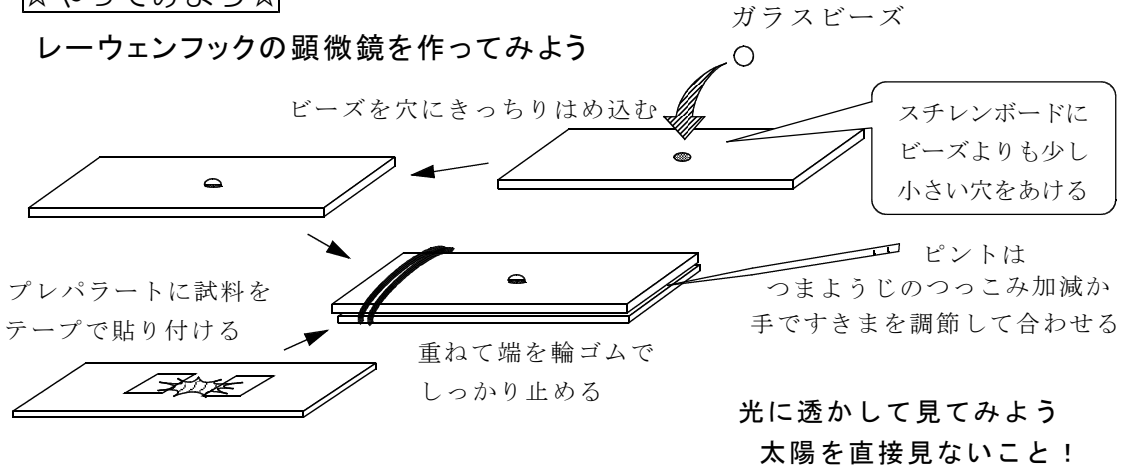

\*\*\*\*\*

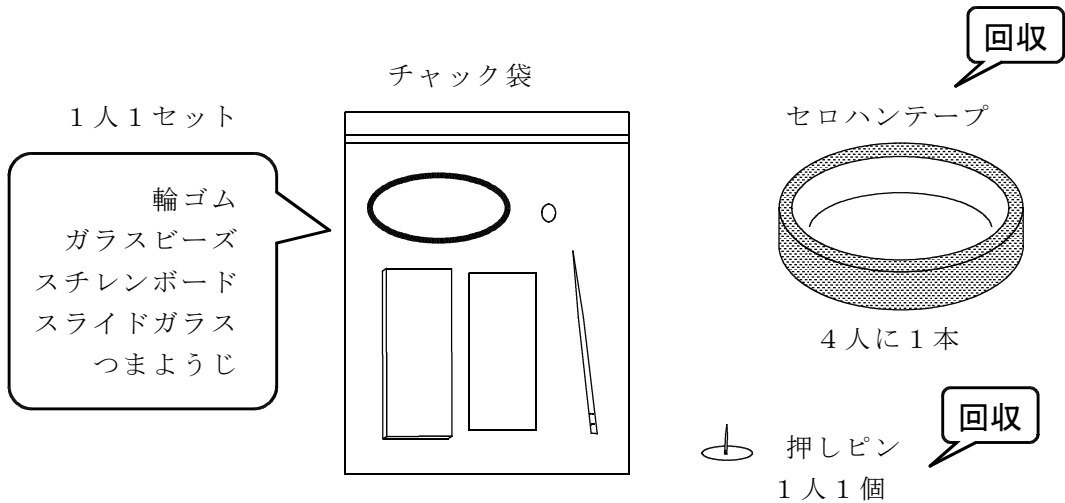

\*\*\*\*\*

- ◇ つまようじはスチレンボードの穴を適度に広げたり、穴にかぶっている紙の繊維をどけたりするのに使います。
- ◇ スチレンボードを机の上に置き、その穴の上にビーズを置き、押しピンをひっくり返してアタマの平らなところでぐっとビーズを押すと、上手く簡単にはまります。
- ◇ ムラサキツユクサのおしべの毛や花粉、葉の裏の気孔など、楽勝で見えます。レンズをめっちゃめっちゃ目にくっつけるようにしてのぞくのがコツです。
- ◇ スチレンボードは「光荣堂」の2mm厚を使っています。

0102032 SB-B4-2 白 364 × 257 × 2mm 1袋 (7枚入) ¥1,242